



Ihr medentex Wassertest enthält:



- ✓ Sterile Flaschen zur Probennahme (Anzahl gemäß Ihrer Bestellung)
- ✓ Eine Anleitung zur Probennahme
- ✓ Aufkleber und Wasserproben-Begleitschein zum Ausfüllen
- ✓ Kühllakkus zur Kühlung der Proben
- ✓ Einen Sicherheitsbehälter für den Transport

Anleitung für Wassertests

Hinweise:

Bitte bewahren Sie alle Artikel bis zur Abholung auf. Um eine reibungslose Durchführung des Wassertests zu gewährleisten darf die Kühlkette der Wasserproben nicht unterbrochen werden. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Sie die mitgelieferten Kühllakkus den Wasserproben kurz vor der Abholung beilegen.

Wer kann die Probe nehmen?

Die Probennahme kann durch das Praxispersonal oder den Betreiber/die Betreiberin der Praxis erfolgen. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das ganz einfach.



Wichtig zur Vorbereitung!

- ✓ Planen Sie die Probennahme rechtzeitig vor dem mit uns vereinbarten Abholtermin.



Anleitung



Hinweis: Bitte entnehmen Sie die Wasserprobe/n erst kurz vor dem Abholtermin, um den Zeitraum zwischen Probenentnahme und Labortest möglichst kurz zu halten.



1. Legen Sie die mitgelieferten Kühlakkus in ein Kühlfach.



2. Füllen Sie die beiliegenden Etiketten aus und kleben sie auf die Probenflaschen. Dokumentieren Sie dabei, an welchem Arbeitsplatz die jeweilige Probe entnommen werden soll.

Wichtig:

Bitte füllen Sie anschließend den Wasserproben-Begleitschein aus.



3. Verwenden Sie Einweghandschuhe, um eine etwaige Kontamination der Proben zu vermeiden.



4. Desinfizieren Sie die Entnahmestelle. Für Luft-/Wasserspritzten mit einem Einweg-Aufsatz empfehlen wir ggf. die Verwendung einer neuen Düsenspitze.



5. Lassen Sie das warme Wasser der zu prüfenden Entnahmestelle für ca. 20 Sekunden laufen.



6. Befüllen Sie die Probenflaschen jeweils mit 100 ml lauwarmem Wasser.



7. Stellen Sie die geschlossenen Wasserproben bis zur Abholung in den Kühlschrank, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird.



8. Legen Sie kurz vor der Abholung die Proben zusammen mit dem Wasserproben-Begleitschein und den Kühlakkus in den 6 l Sicherheitsbehälter.



9. Der Fahrer holt alle Wassertests zum Abholtermin bei Ihnen ab und bringt sie zum Untersuchungslabor.

